


# 精密水銀棒状温度計 (インキュベーター用)

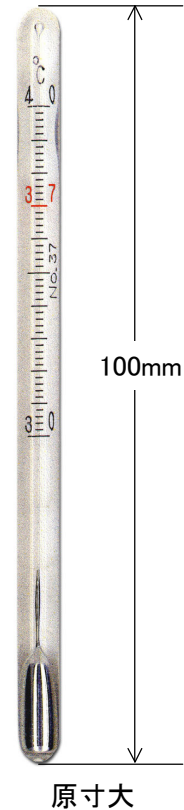

## 特長

- ・付属のボトルにミネラルオイル、或いはエチレングリコールを入れて液相の温度を計測することができます。
- ・個別に1点温度検査(37.0℃)を行っていますので正確な温度を計測することができます。
- ・小型のインキュベーター庫内に設置できる高さに設計しています。
- ・37℃目盛は赤ライン、赤文字に刻印しています。

## 使用方法、使用上の注意

- ・付属のボトルにミネラルオイル、又はエチレングリコールを注ぎ入れキャップを閉めます。(30mlを目安にして下さい。)
- ・キャップの穴よりボトル内に温度計を挿入します。
- ・温度計の先端部分が液相に漬かる位置に固定します。
- ・温度計はガラス製ですので取り扱いに御注意下さい。

## 仕様

- ・全長×外径: 100×φ6.0mm
- ・測定範囲: +30～+40℃
- ・最小目盛: 0.2℃
- ・プラスチック製ボトル付(ガンマ線滅菌済み)
- ・検査成績書付

●品質改良の為、仕様・概観は予告なしに変更することがありますが御了承ください。



ケン・メディカル株式会社

本社: 〒661-0033

兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号

TEL 06(4962)5060 FAX 06(4962)5070

東京営業所: TEL 03(3818)6621 FAX 03(3818)6595

取扱店